



คำอธิบายฟังก์ชันปุ่มกด (Button Functions)

- [SET]
 - โหมดปกติ: ใช้สำหรับเข้าสู่โหมดตั้งค่าอุณหภูมิ (Set Point) หรือกดดูค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้
 - โหมดโปรแกรม: ใช้สำหรับเลือกพารามิเตอร์ (Parameter) หรือกดยืนยันการบันทึกค่า
- [▲] (UP)
 - ใช้สำหรับเลือกพารามิเตอร์ หรือ **เพิ่มค่า** ตัวเลขบนหน้าจอ
- [▼] (DOWN)
 - ใช้สำหรับเลือกพารามิเตอร์ หรือ **ลดค่า** ตัวเลขบนหน้าจอ
- [Cooling]
 - ปุ่มสำหรับเปิด/ปิด ระบบทำความเย็น (Cooling System)
- [Pump]
 - ปุ่มสำหรับเปิด/ปิด ระบบปั้มน้ำและการหมุนเวียนของน้ำ (Water Circulation)

ขั้นตอนการใช้งาน (Operating Instructions)

1. วิธีการตั้งค่าอุณหภูมิ (Temperature Set-point)

1. เข้าสู่โหมดตั้งค่า: กดปุ่ม [SET] ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที
2. ตัวเลขกระพริบ: หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้เดิม และไฟแสดงสถานะหน่วยอุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$ หรือ $^{\circ}\text{F}$) จะกระพริบ
3. ปรับค่าอุณหภูมิ: กดปุ่ม [▲] หรือ [▼] เพื่อปรับค่าที่ต้องการ (หมายเหตุ: ต้องปรับตั้งค่าภายใน 10 วินาที)
4. บันทึกข้อมูล: กดปุ่ม [SET] อีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยันและบันทึกค่าอุณหภูมิใหม่เข้าสู่ระบบ

2. วิธีการตรวจสอบอุณหภูมิที่ตั้งไว้ (Set-point Review)

1. กดแล้วปล่อยปุ่ม [SET] ทันที หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิที่กำหนดไว้ (Set Point)
2. กดแล้วปล่อยปุ่ม [SET] อีกครั้ง หรือรอประมาณ 5 วินาที หน้าจอจะกลับไปแสดงอุณหภูมิปัจจุบันของระบบโดยอัตโนมัติ